




Be Right™

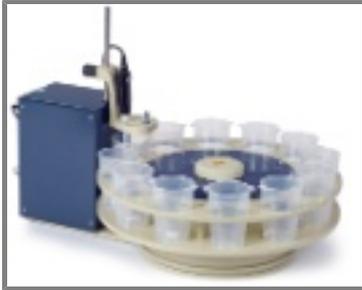

## Probenwechsler der Serie Titralab AS1000, 12 Positionen, 50 und 150 mL Becher, für zwei Elektroden

Artikel-Nr.: AS1000.99.12150

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb 1 Woche

### AS1000 Probenwechsler - der optimale Laborassistent für die automatisierte Analytik von Probenserien

Der Titralab AS1000 Probenwechsler wird in Analytiklaboren in Verbindung mit den AT1000 Titratoren verwendet. Der AS1000 ist in drei Konfigurationen mit verschiedenen Probentellergrößen verfügbar, in denen die Probebecher gehalten werden. Das Drehmodul dreht den Probenteller, um die Position der Proben zu ändern, während das Hebemodul die Elektroden und Dosierspitzen nach oben und unten in jede Probe bewegt. Dank des integrierten Magnetrührers werden die Proben automatisch gerührt. Zur Vermeidung von Probenverunreinigungen werden die Elektroden zwischen den einzelnen Messungen gespült.

Für die Verwendung der AT1000/AS1000 Serie mit der TM1000 Software zum automatisierten Analysieren von Probenserien ist ein PC erforderlich. Ergebnisse werden gespeichert und es wird ein breites Spektrum an Applikationen wie pH-Wert, Leitfähigkeit, Alkalinität und Härte im Wasser, Chlorgehalt in Lebensmitteln, pH-Wert und Säuregehalt in Wein und Säften sowie freies und Gesamt-SO<sub>2</sub> in Wein abgedeckt.

#### Selbstständige Probenanalysen ohne Benutzereingriffe

Das Drehmodul dreht den Probenteller, um die Position der Proben zu ändern, während das Hebemodul die Elektroden und Dosierspitzen nach oben und unten in jede Probe bewegt. Einzelradius-Probenteller für bis zu 30 Proben.

#### Vollständige Automatisierung, um Ihnen mehr Zeit zu verschaffen

Die Multi-Parameter Automatisierungslösungen des AS1000 Probenwechslers nehmen dem Anwender aufwendige Wiederholungsanalysen ab, sodass mehr Zeit für andere wichtige Aufgaben bleibt, die nicht automatisiert werden können.

---

### Technische Daten

Anzahl der Probenpositionen:	12
Gewährleistung:	24 Monate
Inhalt:	AS1000 Probenwechsler beinhaltet: Hebemodul, Drehmodul mit Probenteller, Grundträger mit Magnetrührer, Elektroden- und Dosierspitzenhalter, RS232-Kabel mit USB/seriellem Adapter zum Verbinden des AS1000 mit einem PC, Netzteil, ein Satz Magnetrührstäbe, ein Satz PP Becher und TM1000 PC-Software mit Ethernet-Kabeln zum Verbinden des AT1000 mit einem lokalen Netzwerk oder PC.

---

### Inhalt

AS1000 Probenwechsler beinhaltet: Hebemodul, Drehmodul mit Probenteller, Grundträger mit Magnetrührer, Elektroden- und Dosierspitzenhalter, RS232-Kabel mit USB/seriellem Adapter zum Verbinden des AS1000 mit einem PC, Netzteil, ein Satz Magnetrührstäbe, ein Satz PP Becher und TM1000 PC-Software mit Ethernet-Kabeln zum Verbinden des AT1000 mit einem lokalen Netzwerk oder PC.