


Anleitung zur Software-Aktualisierung

- 1) Klicken Sie auf den Software Download-Link für Ihr Photometer.
Beispiel: Wenn Sie ein DR 2800 Spektralphotometer verwenden, wählen Sie 'DR 2800 Software Download'

Hinweis: Der Vorgang kann 1 Minute in Anspruch nehmen.

- 2) Wenn Sie gefragt werden, ob die Datei geöffnet oder gespeichert werden soll, klicken Sie auf **Öffnen**.
- 3) Markieren sie alle Dateien mit der Endung **.gz**

Hinweis: Die Anzahl der Dateien mit der Endung .gz variiert bei den unterschiedlichen Photometern.

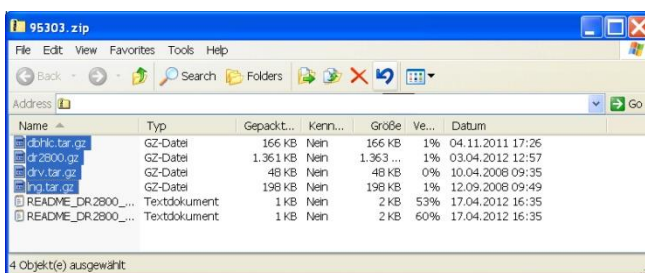

- 4) Kopieren Sie alle Dateien mit der Endung **.gz** auf einen USB-Speicherstick.

Hinweis: Die einzelnen Dateien dürfen nicht entzippt werden.

- 5) Im Hauptmenü Ihres Photometers drücken Sie **'System Check'**. Danach drücken Sie auf **'Geräte-Update'**.
- 6) Stecken Sie den USB-Speicherstick in die USB Schnittstelle Ihres Photometers.
- 7) Drücken Sie **OK**. Die Software wird nun aktualisiert.

Hinweis: Bitte warten Sie, bis die Aktualisierung beendet ist. Dies kann bis zu 10 Minuten in Anspruch nehmen.

- 8) Nach Beendigung des Aktualisierungsvorgangs erscheint der Hinweis, das Photometer neu zu starten. Schalten Sie das Photometer aus. Warten Sie mindestens 3 Sekunden, bevor Sie das Gerät wieder anschalten.

Ihr Spektralphotometer ist nun auf dem neuesten Stand.